

Федеральное бюджетное учреждение науки
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ им. ПАСТЕРА**
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера)
197101, Россия, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14. Телефон (812) 233-20-92, факс (812) 644-63-10
E-mail: pasteur@pasteurorg.ru; www.pasteurorg.ru
ОКПО 01967164, ОГРН 001037828006314; ИНН/КПП 7813047047/781301001

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИСКОВ
из картона технического фильтровального ГОСТ 6722-75**

Проект ТУ 017-01967164-2015

Для научных исследований

НАЗНАЧЕНИЕ

Диски из картона технического фильтровального предназначены для научно-исследовательской работы.

ПРОПИТЫВАНИЕ ДИСКОВ ПРЕПАРАТАМИ

1. В центр каждого диска нанести необходимое количество исследуемого вещества (оптимальный объем составляет 10 мкл).
2. Высушить при комнатной температуре или в термостате при температуре, неинактивирующей конкретное вещество.
3. Для хранения поместить во флакон с индикаторным силикагелем и ватой, укупорить пробкой и завальцевать алюминиевым колпачком.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диски следует хранить в сухом прохладном месте.

Сроки годности – 12 мес.

По вопросам, касающимся качества дисков, следует обращаться в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по адресу:

197101, Россия, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14
Телефон (812) 233-20-92, (812) 644-63-17, факс (812) 644-63-10
E-mail: pasteur@pasteurorg.ru; официальный веб-сайт: www.pasteurorg.ru